

自动进样器 AOC-20i

更换进样针

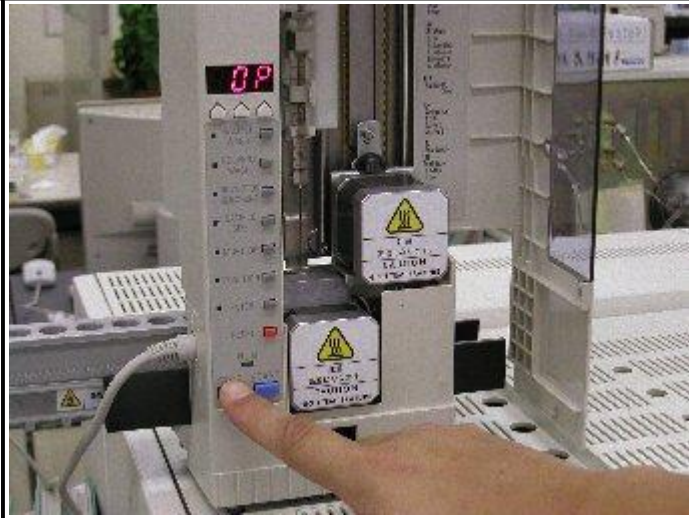
警告

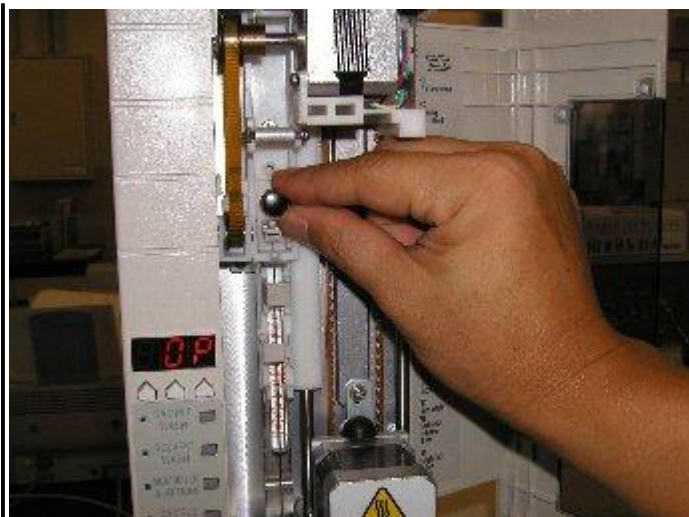
- 把拆下来的零件放在干净的纸上或是托盘上.不要弄丢或是弄脏零件.
- 用合适的工具进行维护工作.任何脏的工具在使用前必须用蘸丙酮的纱布或其他物品擦干净.

必需的工具

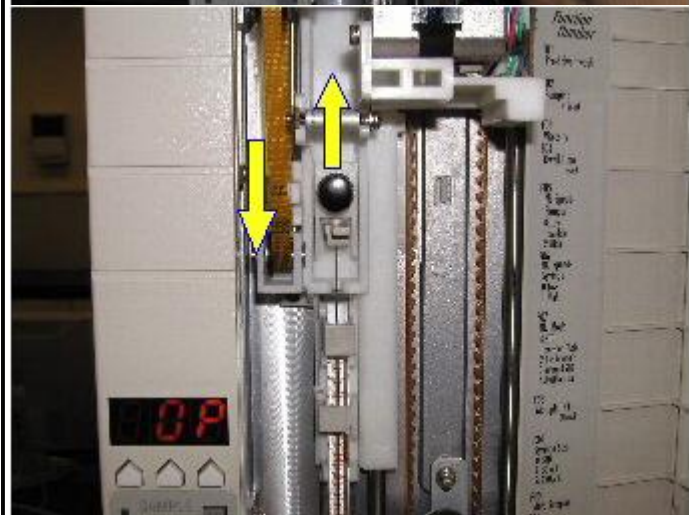
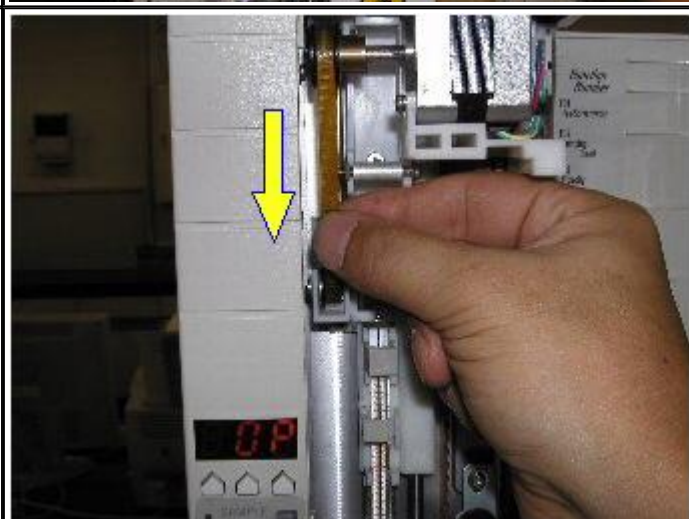
无

维护过程

1		打开自动进样器AOC-20i的前门.
2		当前门打开时按[STOP]键. 推杆推动器将会停止工作.
3		拧下固定推杆的螺母.



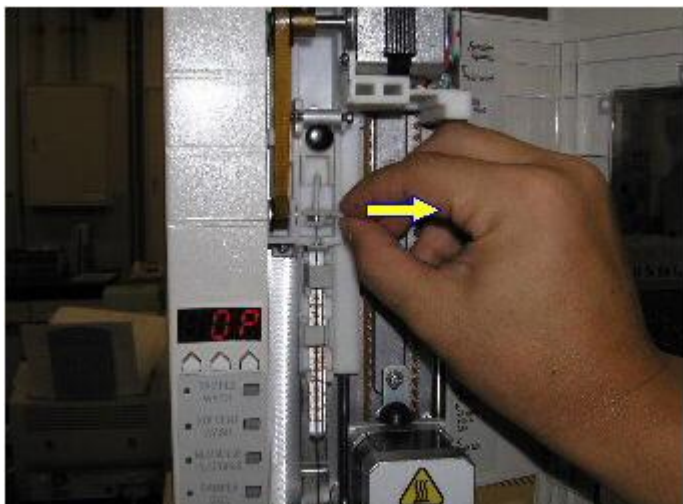
4

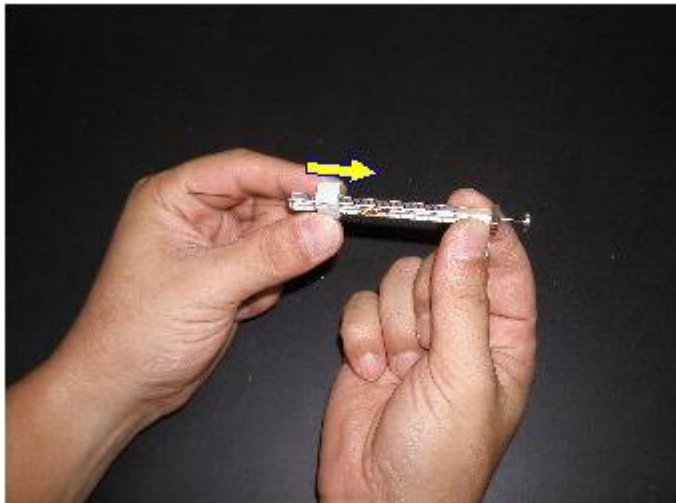
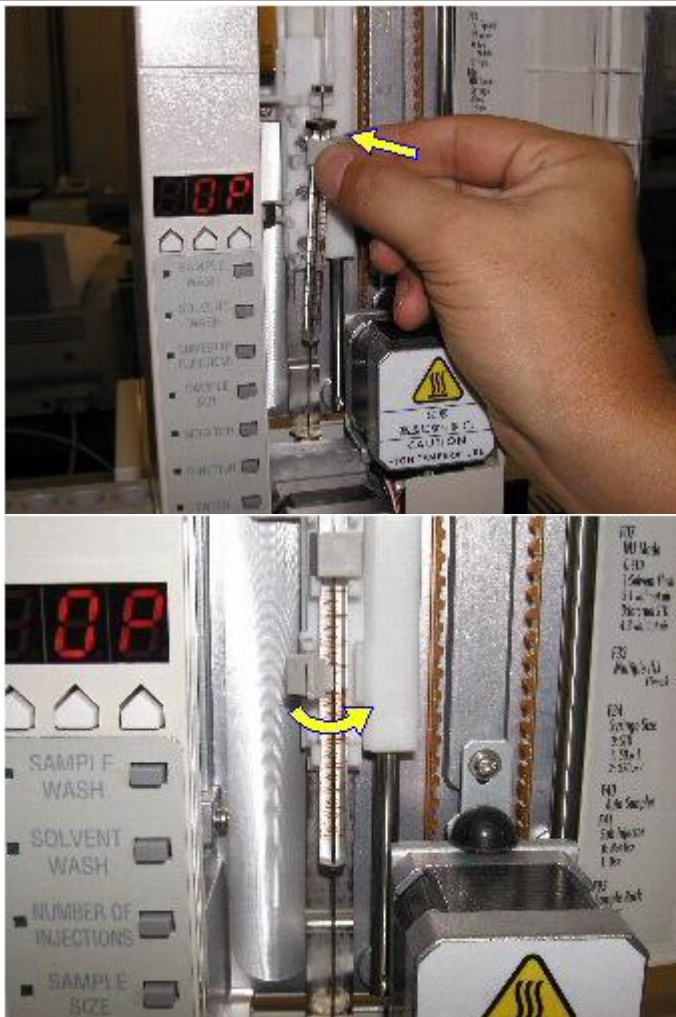


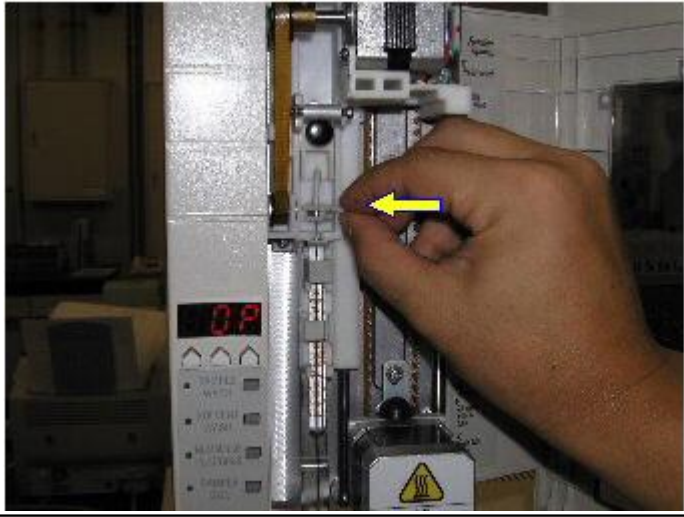
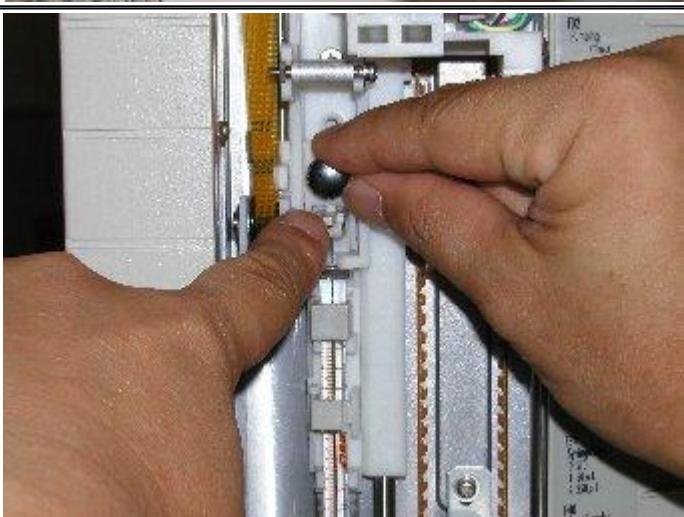
拉动推杆传动带,使推杆固定部分向上移动.

5

取下推杆固定器.

		
6	 	分开进样针固定钩与进样针,取下进样针.
7		检查进样针中是否有堵塞物和推杆运动是否良好. 如果必要的话清洁或是更换这些零件. 进入 自动进样器AOC进样针维护
8		如果需要安装新的进样针,请先安装进样针固定器. AOC 进样针 : 221-34618

		用于冷进样方式OCI的自动进样器 AOC进样针: 221-37282-02 进样针固定器: 221-45178-91 (5个)
9		将进样针安装在注射器驱动装置上,然后用进样针固定钩将其固定.
10		在推杆上安装推杆固定器. 新的进样针也需更换推杆固定器. 推杆固定器: 221-45177-91 (5个) 向下拉出推杆固定部分,使推杆顶部固定器插入上方孔中.

		
11		按 [RESET]键复位.
12		向下轻轻地按推杆固定器.在确定推杆尖端在零点以后, 用螺母紧固注射推杆.
13		关上自动进样器AOC-20的前门.



选择仪器类型 ; 进样针维护