

汽油中芳烃的测定

产品特点:

- 符合 ASTM D5580 和 SH/T0693-2000
- 苯和甲苯分析: 将内标 2-己酮加入样品中, 首先进入 TCEP 预切柱, 放空 C9 和比 C9 轻的非芳烃, 然后在苯流出之前切换, 让苯、甲苯、2-己酮进入 WCOT 柱, 待 2-己酮流出后, 再反吹剩余组份 (C8 和 C8 以上芳烃及 C10 和 C10 以上非芳烃)
- 全自动阀切割确保组份定量的重复性和准确性

系统配置:

1. A90 主机一台
2. FID 检测器一个
3. 自动流量控制 EPC 系统
4. 专用色谱工作站一套
5. 毛细柱分流不分流进样系统
6. 自动切换阀系统一套
7. 色谱柱:

预切柱 TCEP, 0.56m*0.38mm 不锈钢柱, 20%TCEP/Chromosorb P(AW)80-100 目 分析柱 OV-1 (WCOT), 30m*0.32mm*3 μ m, 交联甲基硅酮石英毛细管柱

