# (1) 浙江福立分析仪器有限公司应用中心

ZheJiang FuLi Analytical Instrumentation Co.Ltd TAC

# 环氧大豆油分析

#### 样品信息:

分子式: C57H106O10

化学结构:

用途:在水中的溶解度<0.01(25℃),水在本品中的溶解度 0.55%(25℃),溶于烃类、酮类、酯类、高级醇等有机溶剂,微溶于乙醇。本品是一种使用最广泛的聚氯乙烯无毒增塑剂兼稳定剂。与 PVC 树脂相容性好,挥发性低、迁移性小。具有优良的热稳定性和光稳定性,耐水性和耐油性亦佳,可赋予制品良好的机械强度、耐候性及电性能,且无毒性,是国际认可的用于食品包装材料的化学工艺助剂。本品可用于所有的聚氯乙烯制品。如各类食品包装材料、医用制品、各种薄膜、片材、管材、冰箱封条、人造革、地板革、塑料壁纸、电线电缆及其它日用塑料制品等,还可用于特种油墨、油漆、涂料、合成橡胶以及液体复合稳定剂等。

#### 色谱条件:

仪器:福立高效液相色谱仪(FL2200-2);

色谱柱: C18, 5u, 250×4.6 (mm);

柱温: 25℃;

流动相: 乙腈

流速: 1.0m1/min;

检测器: UV 216nm

#### 方法:

面积归一法


#### 执行标准:

无

#### 样品前处理:

# → 浙江福立分析仪器有限公司应用中心 FULI ZheJiang FuLi Analytical Instrumentation Co.Ltd TAC

## 典型谱图和分析结果:

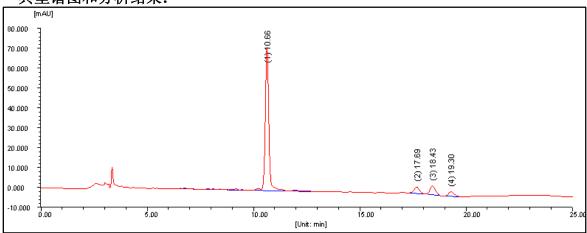

### 典型配置:

名称	规格	数量
液相色谱仪	等度,手动或自动进样器	1套
色谱柱	反相 C18, 4.6×250mm, 5μm	1根
溶剂过滤器	全玻璃质,配 0.45 μ m 有机和水系过滤膜	1套
超声波清洗器	功率, 100W 以上	1套
一次性针筒	5ml	1 盒
针式过滤头	0.45µm有机和水系过滤	各1包
乙腈	4L,色谱级	1 瓶
二次蒸馏水	可用哇哈哈纯净水替代	大量
量筒	1000ml, 500ml, 100ml	各1只
容量瓶	100ml, 50ml, 10ml	各5只
移液管或移液器	10ml, 5ml, 1ml, 0.1ml	各 5 根
洗耳球		1只