


一、二维图谱扣除空白

1、打开要处理的样品




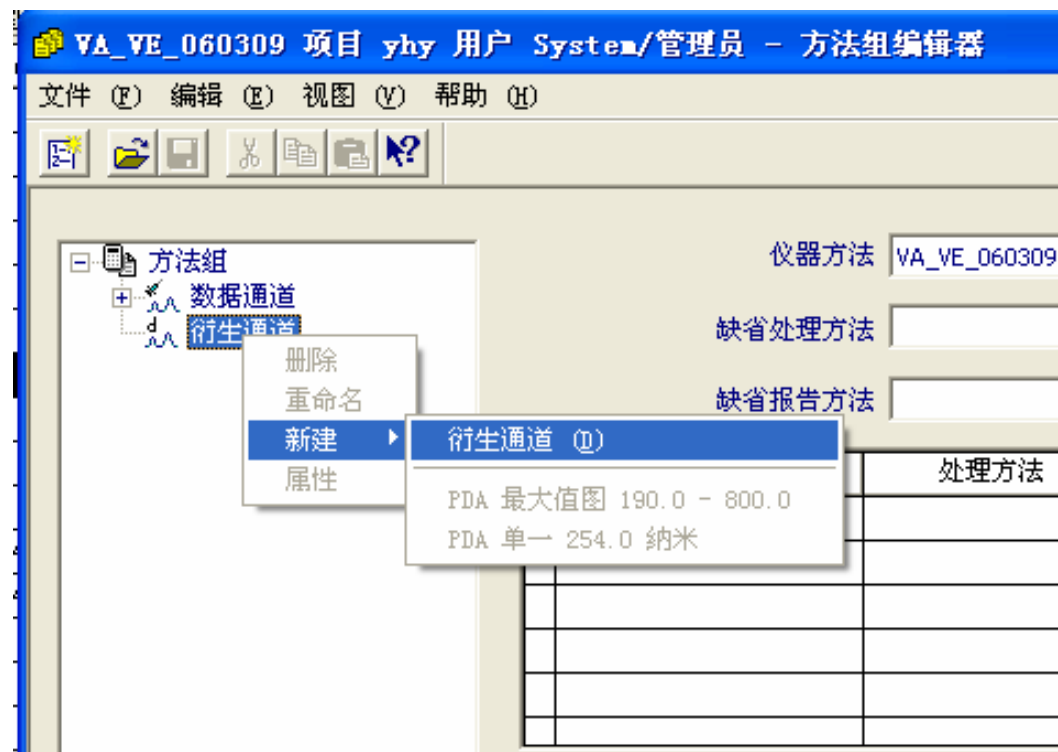




在“第一通道”中保持“常数”为 1 不变，在“通道”下拉菜单中选择相应的通道，然后进入第二通道选项卡。




在第二通道中，“操作员”一栏选择“—”，常数为 1 不变；在通道中选择与“第一通道”中一致的通道。

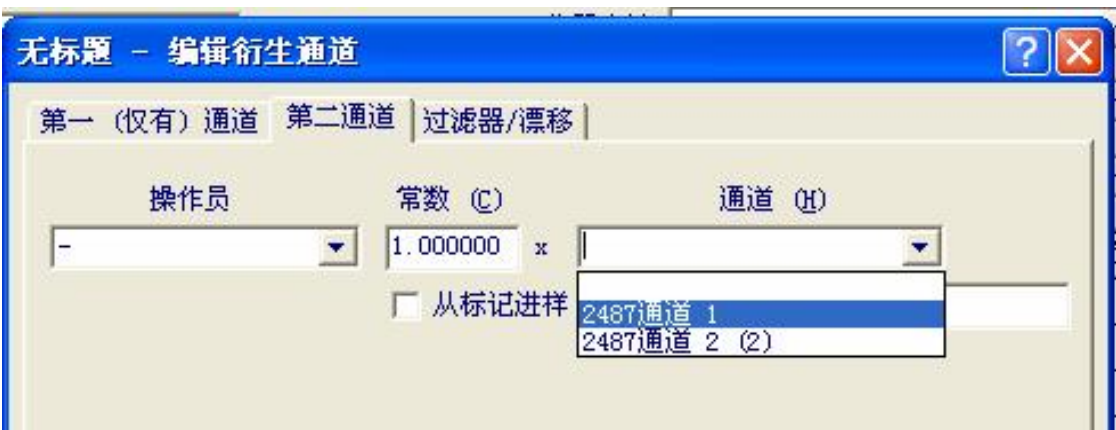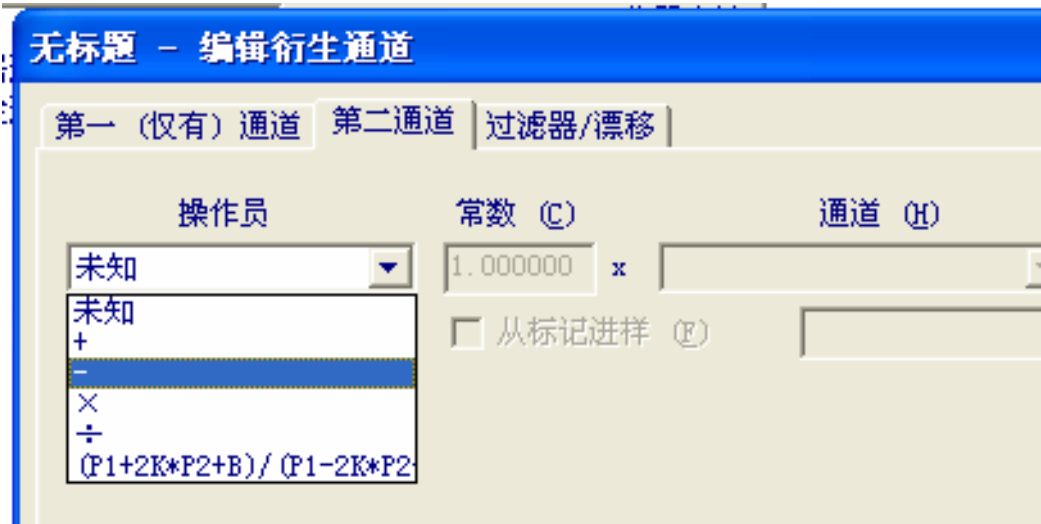


选择从进样标记；并在后面的对话框中输入在前面输入的标签。单击确定，输入名称，单击确定，关闭“编辑衍生通道对话框”。




在处理方法中选择适当的处理方法后，单击“文件”——“另存为”——“方法组”，输入名称，保存。

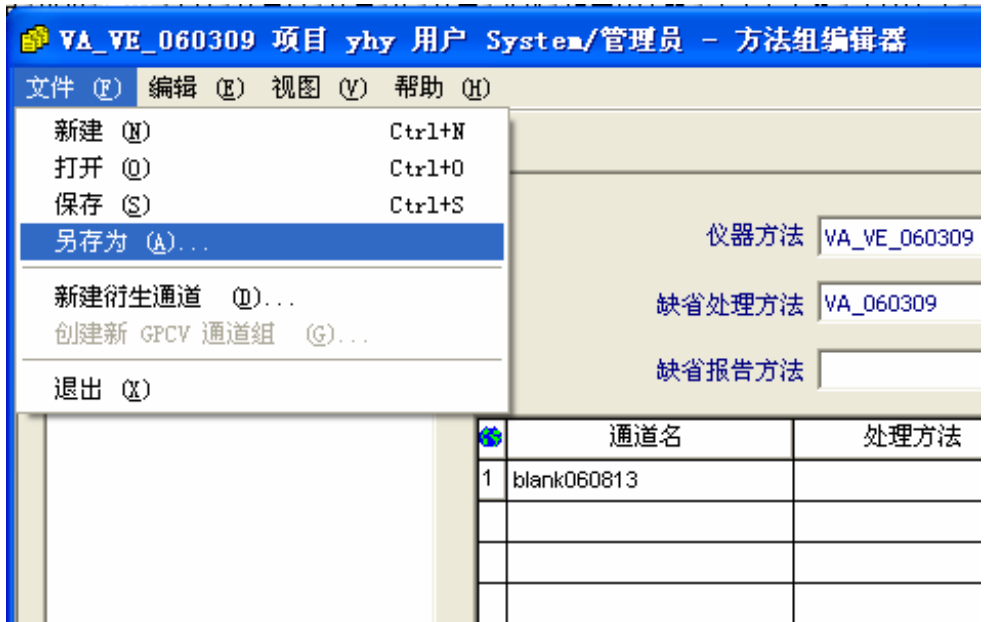

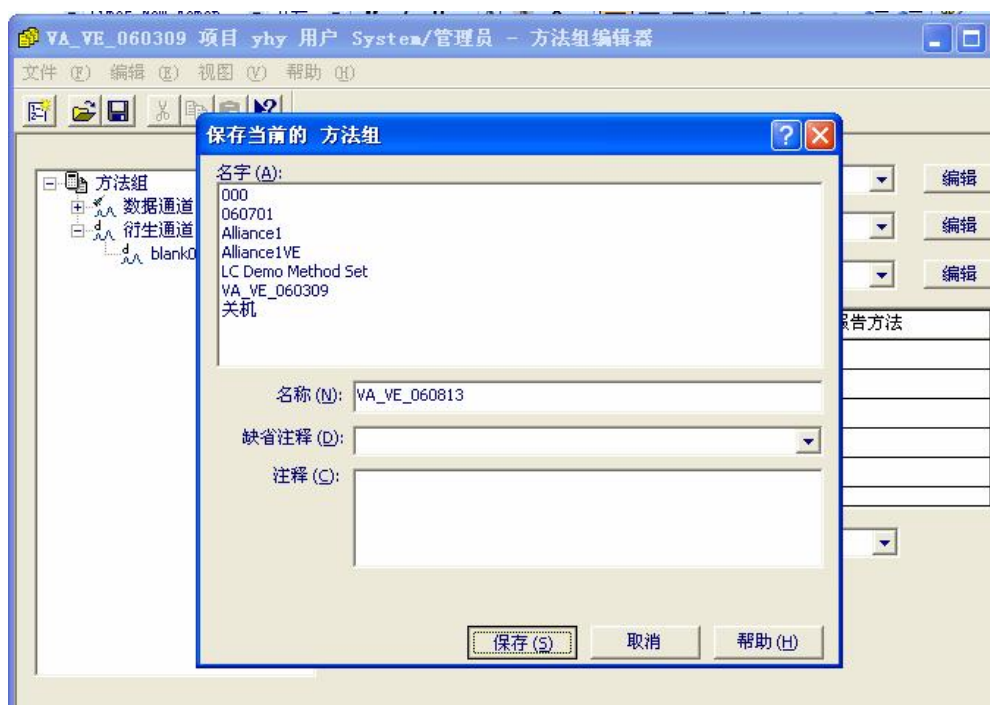

4、处理数据

返回“进样”选项卡，选择需要进行背景扣除的样品，单击右键，选择“处理”，然后选择“使用指定的方法组”，并在下拉菜单中选择上述步骤中保存过的方法组后，单击 OK。

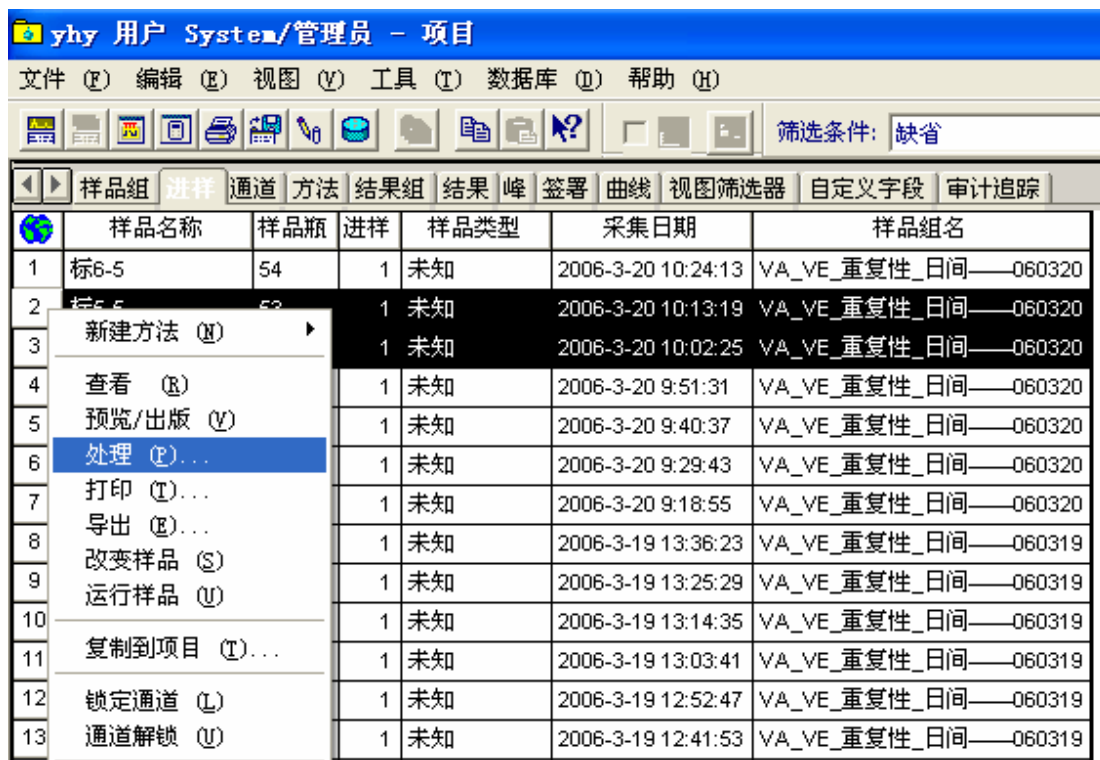

phy - 后台处理及生成报告

正在处理

☒ 处理

☐ 使用采集方法组 (即: 从用于采集数据的样品组中)

☒ 使用指定的方法组

☐ 使用指定的处理方法

☐ 清除校正

报告

☐ 打印

☒ 使用采集方法组 (即: 从用于采集数据的样品组中)

☐ 使用指定的方法组

☐ 使用指定的报告方法

正在导出

☐ 导出

☒ 使用采集方法组 (即: 从用于采集数据的样品组中)

☐ 使用指定的方法组

☐ 使用指定的导出方法

5、查看数据

在“结果”选项卡中，单击右侧的“更新”，即可在列表中看到处理完毕的数据，并且在“通道说明”中有具体说明。

管理员 - 项目						
(V) 工具 (T) 数据库 (D) 帮助 (H)						
筛选条件: 缺省 编辑视图 (W) 更新 (U)						
方法	结果组	结果	峰	签署	曲线	视图筛选器
自定义字段	审计追踪					
品瓶	进样	样品类型	处理通道说明	采集日期	处理日期	处理方法
	1	未知	[2487]通道 1] - 已标记: 123456.2487]通道 1	2006-3-20 10:02:25	2006-8-13 9:55:42	VA_060309
	1	未知	[2487]通道 1] - 已标记: 123456.2487]通道 1	2006-3-20 10:13:19	2006-8-13 9:55:42	VA_060309
	1	未知	VA	2006-3-16 15:38:45	2006-3-22 15:50:00	VA_060315
	1	未知	VA	2006-3-16 15:38:45	2006-3-22 15:49:53	VA_060315
	1	未知	VA	2006-3-17 13:15:59	2006-3-22 15:33:03	VA_060315
	1	未知	VA	2006-3-16 15:09:26	2006-3-22 15:30:21	VA_060315
	1	未知	VA	2006-3-18 10:48:47	2006-3-22 15:29:57	VA_060315

二、3D 中

3D 图谱的处理，前两步同 2D。

3、建立处理方法组

如果已经建立了适当的方法组，则需打开方法组。

在“3D 背景扣除”文本框中输入前一步所输入的标签，然后保存方法组。



4、数据处理

同二维。